





Tycho はタンパク質の立体構造状態を短時間で評価します。35~95℃の範囲を 30℃/分の速度で加熱し、その間に検出される蛍光(330nm と 350nm)を測定します。加熱によりタンパク質の立体構造が崩れ、内在していたトリプトファンとチロシン残基が表面化します。これにより生じる蛍光比率(350/330nm)の変化をプロットし、サンプルの立体構造状態として評価します。標準サンプルをリファレンスとし、リファレンスとの差から状態を判断します。

Tycho キャピラリータイプ


機能性確認

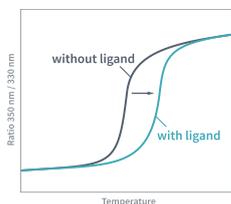


同一性確認

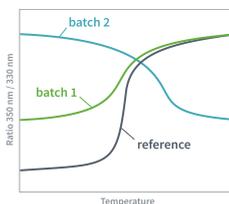


純度確認

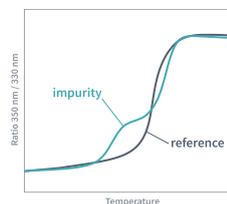


保存状態確認

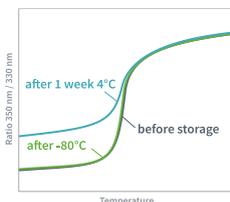


バッファースクリーニング

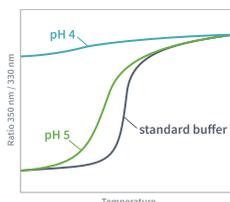

濃度確認

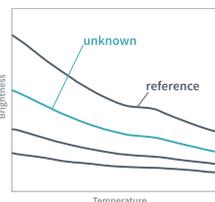

タンパク精製確認

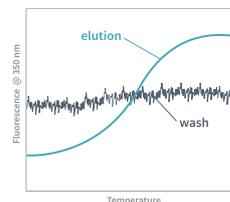

仕様・型番などは改良のため予告なしに変更する場合がございます。お問い合わせください。

日本総代理店

株式会社 センtral 科学貿易

URL <https://www.cscjp.co.jp/>

本社	136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6	タニビル3F
	Tel 03-5627-8150 Fax 03-5627-8151	
技術・物流C	272-0146 千葉県市川市広尾2-1-9	
	Tel 047-701-6100 Fax 047-701-6116	
大阪支店	533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路1-1-36	新大阪ビル
	Tel 06-6325-3171 Fax 06-6325-5180	
福岡営業所	812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-15	事務機ビル
	Tel 092-482-4000 Fax 092-482-3797	
札幌出張所	001-0911 北海道札幌市北区新琴似11条7-13-2	
	Tel 011-764-3611 Fax 011-764-3612	

販売代理店